

## 純水裝置操作及維護(務必登記使用記錄表)

### 一、基本資料

儀器名稱	純水裝置
財產編號	3101103033-461
廠商	章嘉企業有限公司
電話	02-82581656
聯絡人	章嘉黃小姐 0913-112051 amei@machine-shop.com.tw

### 二、使用說明

1. 按下正面的綠色取水開關，在下方 DI 出水口裝取在次按下綠色開關即停止出水。

### 三、注意事項

1. 水龍頭開關請保持開啟狀態(蒸餾水開關開啟時才會自動進水)。
2. 進水壓力必須超過  $0.5 \text{ kg/cm}^3$ 。
3. 離開實驗室前，請記得確實關閉裝置。
4. 長時間停機會影響 RO 膜管的使用壽命，勿使膜管乾燥以免損壞。

### 四、維護校正：

名稱	時機/頻率
5 $\mu\text{m}$ 預濾心	每月拆卸沖洗，三個月需更換濾心
顆粒活性炭過濾	每月拆卸沖洗，3 個月需更換濾心
逆滲透膜	一年更換一次
離子交換過濾	約 3 個月更換，依用水量而定